

# **REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA CAPPA BIOLOGICA**

## **1- ACCENSIONE**

- Iniziare il lavoro solo dopo essersi accertati che sia stato eseguito in precedenza un ciclo UV

## **2- UTILIZZO**

- Utilizzare la cappa indossando correttamente i DPI (camice e guanti)
- Non appoggiare sul piano forellinato oggetti che potrebbero occluderne i fori
- Utilizzare la cappa il più possibile nella zona centrale, avendo cura di dividere la zona pulita di utilizzo da quella sporca di raccolta del materiale di scarto
- Lavorare secondo quelle che sono le buone pratiche di laboratorio (GLP)
- Evitare il passaggio o assembramenti di persone alle spalle dell'utilizzatore

## **3- FINE LAVORO**

- Riporre i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e smaltirli secondo disposizioni:
  - BIOBOX: materiale di scarto contaminato con materiale biologico
  - BIDONE SPAZZATURA: materiale di scarto consumabile (carta, plastica...) NON contaminato
- Disinfettare i dispositivi e le apparecchiature utilizzate se portati fuori dalla cappa
- Lavare con ipoclorito di sodio, successivamente con acqua ed etanolo il piano di lavoro
- Azionare un ciclo UV, al fine di avere la cappa sterile al nuovo utilizzo
- Spegnerne la cappa alla fine del ciclo UV

**SI RICORDA CHE USI NON CONFORMI VERRANNO NOTIFICATI AL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**