

# REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA CAPPA CHIMICA

## 1- ACCENSIONE

- Iniziare il lavoro solo dopo essersi accertati che sia stata accesa l'aspirazione attendendo qualche minuto che si stabilizzi il flusso (per evitare turbolenze interne)

## 2- UTILIZZO

- Utilizzare la cappa indossando correttamente i DPI (camice e guanti)
- Utilizzare la cappa con la ghigliottina a massimo 40 cm di altezza (cappe tipo CAV), avendo cura di dividere la zona pulita di utilizzo da quella sporca di raccolta del materiale di scarto
- Lavorare secondo quelle che sono le buone pratiche di laboratorio (GLP) e con sostanze chimiche con classe di rischio pari o inferiore alla classificazione della cappa chimica in utilizzo
- Evitare il passaggio o assembramenti di persone alle spalle dell'utilizzatore

## 3- FINE LAVORO

- Riporre i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e smaltirli IN SACCHETTI secondo le disposizioni:
  - BIODONE NERO RIFIUTO CHIMICO "PLASTICA VUOTA": materiale di scarto contaminato con sostanze chimiche (eppendorf/vials/pipette/falcon/etc.)
  - BIODONE NERO RIFIUTO CHIMICO "CARTA+GUANTI": carta e guanti contaminati da sostanze chimiche
  - BIDONE SPAZZATURA: materiale di scarto consumabile (carta, plastica...) NON contaminato
- Disinfettare i dispositivi e le apparecchiature utilizzate se potenzialmente contaminate
- Decontaminare il piano di lavoro
- abbassare la ghigliottina affinché non si sporchi il piano di lavoro tra un uso e il successivo

**SI RICORDA CHE USI NON CONFORMI VERRANNO NOTIFICATI AL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**