

SPETTROFOTOMETRO UV-VIS-NIR Lambda 750

PER UTILIZZARE LO STRUMENTO È NECESSARIO ESSERE ABILITATI E PRENOTARSI TRAMITE LA PIATTAFORMA SCVSA-SERVIZI AVENDO ACCESSO AD UN CAPITOLO DI SPESA



- Tutti gli utenti sono pregati di non appoggiare nessun oggetto sullo spettrofotometro
- È vietato utilizzare le cuvette senza il tappo, indipendentemente dalla tipologia di sostanza che contengono


PROCEDURA PER L'AVVIO

1. Accendere lo strumento con l'apposito pulsante posto sopra (lato destro).
Attendere almeno 20 minuti prima di procedere con le misure;
2. Accendere il pc;
3. Avviare il software di gestione dello spettrofotometro (UV WinLab) ed entrare nel proprio account;
4. Nel caso all'accensione comparisse la richiesta di avvio della calibrazione automatica procedere cliccando su "Ok".

POSIZIONAMENTO CUVETTE NEGLI ALLOGGIAMENTI

Misure a singolo raggio → postazione cuvetta vicina all'operatore (1)

Misure a doppio raggio → campione in postazione cuvetta vicina all'operatore (1)

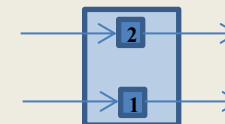

PROCEDURA PER LO SPEGNIMENTO

1. Chiudere il software di gestione dello spettrofotometro (UV WinLab);
2. **Spegnere lo strumento** con l'apposito pulsante posto sopra (lato destro);
3. Ricordarsi di togliere le cuvette dalle postazioni interne allo strumento;
4. Lasciare in ordine e pulita la postazione di lavoro;
5. **Compilare sempre il registro di utilizzo informatico (xlsx) presente al centro del desktop, anche se lo strumento è stato prenotato online;**
6. Spegner il pc.

IN CASO DI NECESSITÀ CONTATTARE **BONATI BEATRICE** O **TEGONI MATTEO**