

 UNIVERSITÀ DI PARMA	PROCEDURA DI GESTIONE	ALLEGATO 1
	SCHEDA STRUMENTO REGISTRAZIONE INTERVENTI ELENCO PERSONALE ABILITATO	
DIP. SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	PG 01.03.13 Gestione degli strumenti	Rev. 3

N. 01/078 Pag 1 di 3

TIPO DI STRUMENTO: Spettrofotometro UV-Visibile	MODELLO/MARCA: Evolution 260 Bio/Thermo Scientific
ANNO DI COSTRUZIONE: 2012/2013	N. SERIE O CODICE: 5A6R072001
N. INVENTARIO: 68	DATA MESSA IN SERVIZIO: 07/2013
POLIZZA ASSICURATIVA: No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> N°.....	PERIODO DI GARANZIA ED EVENTUALI RINNOVI: 07/2013 – 07/2015 (no rinnovi)
STATO AL RICEVIMENTO: Nuova <input checked="" type="checkbox"/> Usata <input type="checkbox"/> Ricondizionata <input type="checkbox"/>	COLLOCAZIONE (Lab N.): 13.01.0.078
CAMPO DI MISURA COSTRUTTORE: 190-1100 nm	CAMPO DI MISURA UTILIZZATO: 200-1100 nm
CLASSE DI PRECISIONE DEL COSTRUTTORE: -	CLASSE DI PRECISIONE RICHIESTA: -
FABBRICANTE (Nome, indirizzo, telefono, mail): Thermo Scientific - Shanghai	
FORNITORE (Nome, indirizzo, telefono, mail): DBS S.p.A., via Inghilterra 1 – 35010 Vigonza (PD) – Italia, 0498936680, sales@dbsinstruments.com	
ASSISTENZA (Nome, indirizzo, telefono, mail): DBS S.p.A., via Inghilterra 1 – 35010 Vigonza (PD) – Italia, 0498936680, sales@dbsinstruments.com	
GARANZIA ASSISTENZA: -	CONTRATTO DI MANUTENZIONE: No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> N°.....

MARCATURA CE : No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/>	MANUALE COSTRUTTORE: No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/>
PROCEDURA OPERATIVA: No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> N°	TARATURA: No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> PERIODICITÀ:
PROCEDURA DI TARATURA: No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> N°	MANUTENZIONE: No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> PERIODICITÀ: Annuale/Al bisogno
PROCEDURA DI MANUTENZIONE: No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>	PROCEDURA DI MANUTENZIONE INTERNA: No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>
PROCEDURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA: No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> N°	NOTE:

FIRMA OPERATORE:

DATA 24/07/2017

 UNIVERSITÀ DI PARMA	PROCEDURA DI GESTIONE	ALLEGATO 1
	SCHEDA STRUMENTO REGISTRAZIONE INTERVENTI ELENCO PERSONALE ABILITATO	
DIP. SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	PG 01.03.13 Gestione degli strumenti	Rev. 3

N. 01/078

Pag 2 di 3

REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI

(Manutenzioni, tarature, malfunzionamenti, modifiche apportate, e riparazioni effettuate)

DATA	DESCRIZIONE	REGISTRAZIONE	OPERATORE SPECIALIST
01/10/13	Calibrazione scambiatore celle	-	Tegoni
28/10/13	Reset sistema	-	Tegoni
04/12/13	Calibrazione scambiatore celle	-	Mucchino
09/01/14	Installato SW Insight 2.0	-	Mucchino
31/01/14	Installato SW Insight 2.0.455 Installato manuali	-	Mucchino
14/02/14	Cabiate impostazioni – default a salvataggio automatico	-	Mucchino
05/06/14	Pulizia manutentiva completa spettrofotometro	-	Bonati
26/06/14	Aggiornati sistema operativo ed antivirus	-	Mucchino
29/01/15	Calibrazione scambiatore celle	-	Bonati
28/08/15	Pulizia manutentiva completa spettrofotometro	-	Bonati
23/09/15	Reset e pulizia della pompa per il raffreddamento	-	Bonati Verona
01/10/15	Eliminazione bolle d'aria nel circuito idraulico pompa per il raffreddamento	-	Tegoni

 UNIVERSITÀ DI PARMA	PROCEDURA DI GESTIONE	ALLEGATO 1
	SCHEDA STRUMENTO REGISTRAZIONE INTERVENTI ELENCO PERSONALE ABILITATO	
DIP. SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	PG 01.03.13 Gestione degli strumenti	Rev. 3

12/10/15	Intervento di manutenzione sulla scheda video del PC	-	Mucchino
24/11/15	Prove di allineamento scambiatore di celle	-	Bonati
15/12/15	Pulizia, riassetto piatto di sostegno e prove di allineamento scambiatore di celle	-	Bonati Degliesposti
15/12/15	Incollaggio dente sportello	-	Bonati
14/01/16	Prove termiche allineamento scambiatore di celle	-	Bonati
01/02/16	Sostituzione acqua vaschetta e controllo flusso pompa di raffreddamento	-	Manicardi
23/02/16	Sostituzione acqua con aggiunta di NaN_3 e pulizia vaschetta. Controllo flusso e pulizia pompa di raffreddamento	-	Bonati Degliesposti
10/02/16	Eliminazione bolle d'aria nel circuito idraulico, controllo flusso e pulizia pompa per il raffreddamento. Sostituzione acqua con aggiunta di NaN_3 e pulizia vaschetta pompa per il raffreddamento.	-	Bonati Degliesposti
31/05/16	Controllo flusso e pulizia manutentiva (anche interna) pompa per il raffreddamento. Sostituzione acqua con aggiunta di NaN_3 e pulizia vaschetta pompa per il raffreddamento.	-	Bonati Degliesposti
02/12/16	Controllo flusso e pulizia manutentiva pompa per il raffreddamento. Sostituzione acqua con aggiunta di NaN_3 e pulizia vaschetta pompa per il raffreddamento.	-	Bonati

 UNIVERSITÀ DI PARMA	PROCEDURA DI GESTIONE	ALLEGATO 3
	Protocollo di manutenzione preventiva e verifica funzionale	
DIP. SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	PG 01.03.13 Gestione degli strumenti	Rev. 3

Protocollo di manutenzione preventiva e verifica funzionale

Spettrofotometro UV-Vis EVOLUTION 260 BIO

Verifiche preliminari

- Conformità condizioni ambientali
- Danni visivi **NO SÌ** (specificare _____)
- Tensione di alimentazione
- Integrità dei dispositivi di connessione alla rete elettrica (spine, cavi, connettori ecc.)

Manutenzione preventiva generale dello strumento

- Pulizia interna ed esterna
- Verifica efficienza sorgenti ed eventuale sostituzione di quelle esaurite o in esaurimento
- Verifica parti ottiche delle sorgenti e, se necessario, adeguata pulizia
- Verifica parti ottiche del monocromatore e del fotometro, pulizia di specchi e filtri
- Verifica allineamento delle sorgenti sulla fenditura di ingresso
- Verifica pulizia del vano campioni e lavaggio, se necessario
- Verifica pulizia delle finestre in quarzo e lavaggio, se necessario
- Rimozione polvere o sporcizia dalle schede elettroniche

Manutenzione preventiva accessori

Cell Changer

- Verifica pulizia dei supporti cuvetta
- Verifica lubrificazione delle parti meccaniche in movimento
- Verifica allineamento del porta cuvetta con il raggio nelle varie posizioni

Peltier temperature controller/pompa

- Verifica pulizia dei tubicini
- Verifica presenza di flusso nel circuito
- Verifica mancanza di bolle d'aria durante il flusso
- Sostituzione acqua nella vasca della pompa
- Verifica integrità e pulizia della sonda

Verifica delle seguenti condizioni di buon funzionamento dello strumento

- Linea di base (scansione secondo parametri indicati dal manuale d'uso): stabilità e rapporto segnale/rumore
- Accuratezza della lunghezza d'onda utilizzando campione idoneo con picchi noti; esattezza e linearità fotometrica a una lunghezza d'onda definita da manuale d'uso o altre specifiche, utilizzando una soluzione standard di riferimento
- Verifica valore della *stray light* (SRE – *Stray Radiant Energy*), possibilmente sia eterocromatica che isocromatica, con riferimento ai criteri presenti nel manuale d'uso

 UNIVERSITÀ DI PARMA	PROCEDURA DI GESTIONE	ALLEGATO 3
	Protocollo di manutenzione preventiva e verifica funzionale	
DIP. SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	PG 01.03.13 Gestione degli strumenti	Rev. 3

Verifica funzionale finale del sistema

- Verifica finale del sistema operando secondo criteri e modalità previste da un metodo di prova individuato dal responsabile del laboratorio o da persona da lui delegata

Data intervento

21/08/2017

Firma operatore addetto all'intervento

Beatrice Biondi



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIP. SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

PROCEDURA DI GESTIONE

REGISTRO DIGITALE MANUTENZIONE

PG 01.03.13 Gestione degli strumenti

ALLEGATO 4

Rev. 3

Data intervento		Tipologia^A	Periodicità^B	Descrizione (segnalare eventuale riferimento ad un documento di registrazione rilasciato)	Data prossimo intervento	Operatore (cognome e contatto)
01/10/13		O	Al bisogno	SCAMBIATORE CELLE: calibrazione	-	Tegoni tel. 5424
28/10/13		S	-	SOFTWARE: reset	-	Tegoni tel. 5424
04/12/13		O	Al bisogno	SCAMBIATORE CELLE: calibrazione	-	Tegoni tel. 5424
09/01/14		S	-	SOFTWARE: installato Insight 2.0	-	Mucchino tel. 5133-5440
31/01/14		S	-	SOFTWARE: installato Insight 2.0.455 + manuali	-	Mucchino tel. 5133-5440

Strumento: UV-VISIBILE

Marca e Modello: THERMO SCIENTIFIC – EVOLUTION 260 BIO

Codice interno: 01/078

RESPONSABILE Prof. CLAUDIO MUCCHINO
STRUMENTAZIONE

Matricola: 5A6R072001

^A Tipologia: O=ORDINARIO; S=STRAORDINARIO

^B Periodicità: G=GIORNALIERO; S=SETTIMANALE; M=MENSILE; T=TRIMESTRALE; SEM=SEMESTRALE; A=ANNUALE; B=BIENNALE; Q=QUINQUENNALE; D=DECENNALE

 UNIVERSITÀ DI PARMA	PROCEDURA DI GESTIONE	ALLEGATO 4
	Protocollo di manutenzione preventiva e verifica funzionale	
DIP. SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	PG 01.03.13 Gestione degli strumenti	Rev. 3

14/02/14	S	-	<i>SOFTWARE: modifica impostazioni per salvataggio automatico</i>	-	<i>Mucchino tel. 5133-5440</i>
05/06/14	O	<i>Al bisogno</i>	<i>STRUMENTO: pulizia</i>	-	<i>Bonati tel. 6657</i>
26/06/14	O	<i>Al bisogno</i>	<i>PC: aggiornamento Sistema Operativo ed Antivirus</i>	-	<i>Mucchino tel. 5133-5440</i>
29/01/15	O	<i>Al bisogno</i>	<i>SCAMBIATORE CELLE: calibrazione</i>	-	<i>Bonati tel. 6657</i>
28/08/15	O	<i>Al bisogno</i>	<i>STRUMENTO: pulizia</i>	-	<i>Bonati tel. 6657</i>
23/09/15	O	<i>Al bisogno</i>	<i>POMPA RAFFREDDAMENTO: Reset e pulizia</i>	-	<i>Bonati tel. 6657 Verona</i>
01/10/15	S	-	<i>CIRCUITO IDRAULICO RAFFREDDAMENTO: eliminazione bolle d'aria</i>	-	<i>Tegoni tel. 5424</i>
12/10/15	S	-	<i>PC: pulizia ventola scheda video</i>	-	<i>Mucchino tel. 5133-5440</i>

 UNIVERSITÀ DI PARMA	PROCEDURA DI GESTIONE	ALLEGATO 4
	Protocollo di manutenzione preventiva e verifica funzionale	
DIP. SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	PG 01.03.13 Gestione degli strumenti	Rev. 3

24/11/15	S	-	SCAMBIATORE CELLE: prove allineamento	-	Bonati tel. 6657
15/12/15	O	-	STRUMENTO: pulizia	-	Bonati Degliesposti
15/12/15	S	-	SCAMBIATORE CELLE: sistemazione in seguito a disassamento SPORTELLINO ANTERIORE: incollaggio dente di incastro	-	Bonati tel. 6657
15/12/15	S	-	SCAMBIATORE CELLE: prove allineamento	-	Bonati tel. 6657
14/01/16	S	-	SCAMBIATORE CELLE: prove termiche allineamento	-	Bonati tel. 6657
01/02/16	O	Al bisogno	VASCA POMPA: sostituzione acqua e pulizia CIRCUITO IDRAULICO RAFFREDDAMENTO: controllo flusso	-	Bonati tel. 6657
23/02/16	O	Al bisogno	VASCA POMPA: sostituzione acqua, pulizia ed aggiunta Na ₃ CIRCUITO IDRAULICO RAFFREDDAMENTO: controllo flusso	-	Bonati tel. 6657 Degliesposti
10/05/16	S	-	CIRCUITO IDRAULICO RAFFREDDAMENTO: eliminazione bolle d'aria	-	Bonati tel. 6657 Degliesposti

 UNIVERSITÀ DI PARMA	PROCEDURA DI GESTIONE	ALLEGATO 4
	Protocollo di manutenzione preventiva e verifica funzionale	
DIP. SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	PG 01.03.13 Gestione degli strumenti	Rev. 3

10/05/16	O	Al bisogno	<i>POMPA RAFFREDDAMENTO: pulizia interna VASCA POMPA: sostituzione acqua, pulizia ed aggiunta NaN₃ CIRCUITO IDRAULICO RAFFREDDAMENTO: controllo flusso</i>	-	Bonati tel. 6657 Degliesposti
31/05/16	O	Al bisogno	<i>POMPA RAFFREDDAMENTO: pulizia completa VASCA POMPA: sostituzione acqua, pulizia ed aggiunta NaN₃ CIRCUITO IDRAULICO RAFFREDDAMENTO: controllo flusso</i>	-	Bonati tel. 6657
02/12/16	O	Al bisogno	<i>POMPA RAFFREDDAMENTO: pulizia completa VASCA POMPA: sostituzione acqua, pulizia ed aggiunta NaN₃ CIRCUITO IDRAULICO RAFFREDDAMENTO: controllo flusso</i>	-	Bonati tel. 6657
10/07/17	O	Al bisogno	<i>PC: aggiornamento Sistema Operativo ed Antivirus</i>	-	Mucchino tel. 5133-5440
10/07/17	S	-	<i>PC: eliminazione virus</i>	-	Mucchino tel. 5133-5440
10/07/17	S	-	<i>PC: Reset</i>	-	Mucchino tel. 5133-5440
11/07/17	O	Al bisogno	<i>PC: aggiornamento Sistema Operativo ed Antivirus</i>	-	Mucchino tel. 5133-5440

 UNIVERSITÀ DI PARMA	PROCEDURA DI GESTIONE	ALLEGATO 6
	ETICHETTE STRUMENTI	
DIP. SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	PG 01.03.13 Gestione degli strumenti	Rev. 3

Strumento N°: 01/078 Data manutenzione: Scadenza manutenzione: Firma Operatore:
--

Etichetta manutenzione

Strumento N°: 01/078 Data manutenzione: Scadenza manutenzione: Firma Operatore:
--

Etichetta manutenzione

 UNIVERSITÀ DI PARMA	PROCEDURA DI GESTIONE	ALLEGATO 8
	PIANIFICAZIONE ANNUALE INTERVENTI	
DIP. SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	PG 01.03.13 Gestione degli strumenti	Rev. 3

Strumento (Spettrofotometro UV-Visibile, 01/078)	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Pulizia strumento								M				
Pulizia circuito idraulico												M
Sostituzione acqua vasca pompa raffredd.				M				M				M
Backup PC												M

Legenda:

T= taratura C= calibrazione
M= manutenzione V= verifiche

Data 24/07/17

Firma Resp. Lab. _____

