

ISTRUZIONI UTILIZZO MICROSCOPIO E TELECAMERA LABORATORIO DIDATTICO 3 (SIPE 13.07.072)

La postazione (Fig.1) è formata da un microscopio Leitz Laborlux 12 pol, una telecamera OPTECH, uno switch TVONE e un monitor (opzionale il suo utilizzo)



Fig.1 - Postazione

- 1- Accendere la Telecamera OPTECH (fig.2) del microscopio Leitz Laborlux 12 pol



Fig. 2 – Telecamera

- 2- Accendere il microscopio (pulsante nella parte posteriore in basso a sinistra)
- 3- Collegare cavo USB telecamera e cavo HDMI dello switch TVONE (Fig 3) al portatile personale (non è in dotazione al laboratorio)



Fig. 3 – Cablaggi portatile

- 4 - Selezionare il canale desiderato (1 portatile, 2 telecamera) (fig. 4)




Fig. 4 - Switch

Accendendo il proiettore e selezionando il canale (1 o 2) è possibile proiettare

5 - Avviare il software Imageview

N.B.: Il software è disponibile al download a questo link:

https://univpr-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cristian_cavozzi_univr_it/Ef2ISBLnVaRagihHOC-HI8BbvG8i_71MRbHdSz-p4wySg?e=RL7H81

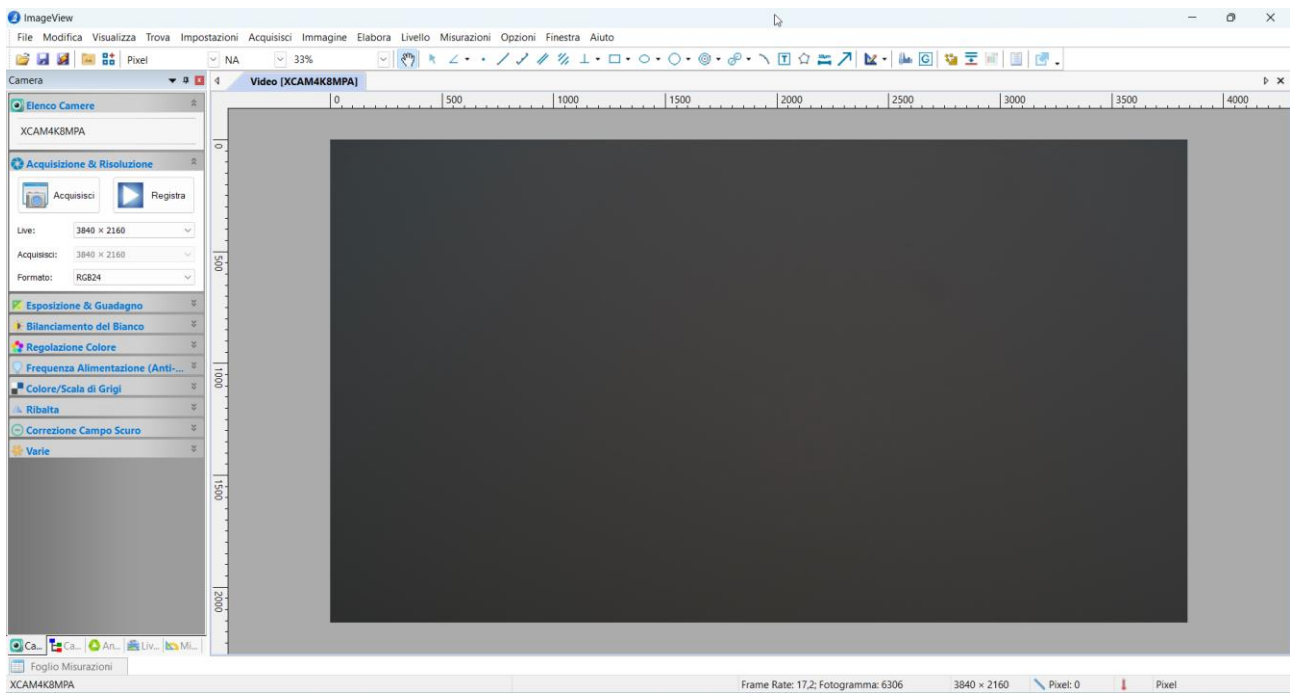

6 - Inserire il vetrino